

47 mm 磁性过滤漏斗

独特的磁性密封便于单手进行液体真空过滤



- 无泄漏磁性允许单手操作。
- 聚苯砜结构与防起沫试剂和其它很多溶剂相兼容。
- 方便。150 ml尺寸易于插入小型高压灭菌器；500ml尺寸很适合过滤大量样品。
- 坚固而安全。聚苯砜结构耐用而安全，比绝大多数玻璃漏斗便宜；
- 用镊子很容易取回膜。
- 标有刻度，增量为50ml。

应用

- 用于MF技术。
- 城市水处理测试。
- 地表水分析。
- 工厂工艺用水测试。
- 饮用水分析。

规格

结构材料

漏斗主体、杆、盖：聚苯砜

通气孔塞：聚丙烯

支架筛：聚醚砜

有效过滤面积

150、300 ml：9.6 cm²，35 mm有效直径

500 ml：13.1 cm²，41 mm有效直径

尺寸

总高：

150 ml：17.8 cm (7.0 in.)

300 ml：22.9 cm (9 in.)

500 ml：19.6 cm (7.7 in.)

最大直径：

150 ml、300 ml：7.6 cm (3 in.)

500 ml：8.9 cm (3.5 in.)

过滤器尺寸

可纳47 mm过滤器

漏斗容积

150、300 或500 ml

出口连接

漏斗杆适合标准的单孔塞。

最大操作温度

受限于过滤器，或121 °C (250 °F)

灭菌

出售未经灭菌，可进行多次高压灭菌*，121 - 123 °C (250 - 253 °F)，1.0 bar (100 kPa, 15 psi)，15-20分钟。可进行紫外线灭菌。

重复使用含有季铵盐、酚和酒精，和/或腐蚀性、防垢垢锅炉添加剂的清洁剂，可能导致聚苯砜破裂，从而缩短产品的使用寿命。不要对橡胶塞进行高压灭菌。不要使用铝箔进行高压灭菌，应使用高压灭菌纸。请咨询Pall公司技术服务部是否使用薄膜，如磁轨侵蚀材料。

订购信息

47 mm 磁性过滤漏斗

部件号	说明	包装
4240	150 ml	1个/包装
4242	300 ml	1个/包装
4241	300 ml, 有盖	1个/包装
4238	500 ml	1个/包装
备件		
部件号	说明	包装
4235	不锈钢支架筛	1个/包装
87264	支架筛, 聚苯砜	1个/包装
4244	底座, 无支架筛	1个/包装
4246	盖 (仅用于300 ml漏斗)	1个/包装
4248	150 ml 漏斗外壳	1个/包装
4243	300 ml 漏斗外壳	1个/包装
4254	500 ml 漏斗外壳	1个/包装

相关产品

过滤漏斗歧管.....	254
微生物滤材	250
真空/压力泵	319