

WS-12 水浴氮吹仪

产品介绍

WS-12 水浴氮吹仪采用国际认可的技术，通过将氮气吹入加热的样品表面从而进行样品浓缩，使分析时间缩短，满足了快速检测的需要。该方法省时、操作简单、容易控制，成本低等优点。

本仪器包括底座和支架装置、样品架和气体分配系统。试管通过带弹簧的试管夹和支撑盘来固定位置。每个样品位都有数字编号；气体通过流量计到达气体分配系统，灵活的引导管将气体导入每个位置的阀和不锈钢针，将气体吹至样品表面，从而使溶剂快速挥发。根据试管大小和溶剂多少，各导气管可独立升降至合适的高度。圆形不锈钢水浴温度可调节并可以控制，在室温~99℃的范围内可准确保持恒定水温。

应用领域

1. 农残分析：蔬菜、水果、谷物、植物组织等；
2. 制药药检：中药制药和药检；
3. 环境分析：饮用水、地下水、污染水等；
4. 生物分析：血清、血浆、血液、尿液；
5. 商品检验：检验二恶英、克罗夫特等；
6. 食品饮料：牛奶、酒、液体饮料。

产品特点

1. 适用于试管（直径 10~29mm）、锥形瓶、离心管, 样品容量 1~50ml
2. 样品位数：12 位，弹簧试管夹的样品架固定定位，每个样品位都有数字编号
3. 自由升降的针型阀管，可调的针型阀管控制气体流量
4. 圆形结构，转动自如，方便样品支架进出水浴，操作方便
5. 标准气针长度为：150mm
6. 圆形恒温水浴，温度数显，水浴温度：室温~99℃
7. 所有部件可耐有机溶剂。
8. 在浓缩有毒溶剂时，整个系统可置于通风柜中
9. 防止干烧及报警功能

主要参数

1. 温度范围：室温~99℃（数显）
2. 控温精度 $\pm 1^{\circ}\text{C}$
3. 试管尺寸：10~29mm; 烧杯试管尺寸：<30mm
4. 气体流量：0~15L/Min, 内置氮气流量阀
5. 气体消耗量：330ml/min/样品（可调节）
6. 加热方式: 恒温水浴
7. 内胆尺寸: $\phi 26 \times 15 \text{cm}$



上海五相仪器仪表有限公司
Shanghai Wuxiang Instrument Co., Ltd.

地址：上海松江区九亭大街851弄13号
电话：021-67865155 31393201
手机：18917875155 18964005752
传真：021-67865155 邮编：201615
邮箱：yaoyuju@wx17.net
网址：www.shwx17.com